


多参数水质分析仪简易操作流程

步骤一：按压右侧开机按钮

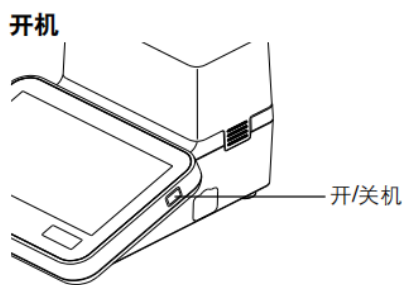

步骤二：校准，本仪器需要校准后使用。

pH 校准：使用前，将缓冲液缓缓取下，使用蒸馏水冲洗点击探头，使用滤纸擦干，重复两到三次，洗净后，点击主界面上的[pH Ca1]，根据屏幕信息由酸到碱依次放入校准液进行校准，注意每次检测都需要重复冲洗、擦干，校准需要等到屏幕数字完全稳定后方可点击确定，每次检测完成后将结果与校准液表示结果进行比对，差异过大需要换校准液重新校准，若无较大差异则校准完成。注意需将玻璃电极前的探头完全没入校准液中。

电导率校准：使用前，使用蒸馏水冲洗点击探头，使用滤纸擦干，重复两到三次，洗净后，点击主界面上的[Cond Ca1]，根据屏幕信息放入选定的校准液，注意校准液需要没过电极孔，点击确定，等待屏幕数值稳定后，将测量结果与校准结果进行比对，差异过大需要换校准液重新校准，若无较大差异则校准完成。

步骤三：测量，本仪器主要测量生活饮用水，精密度较高。

pH 检测：测量前，使用蒸馏水冲洗玻璃电极，使用滤纸擦干，重复两到三次，洗净后，在主界面选择需要测量的项目，测量 pH 点击[pH Meas]，点击后将玻璃点击前的圆形探头没入样品液中，注意不要碰到玻璃壁，等待数值稳定后点击保存，得出测量结果。

电导率测量：测量前，使用蒸馏水冲洗玻璃电极，使用滤纸擦干，重复两到三次，洗净后，在主界面选择需要测量的项目，测量电导率点击[Cond Cal]，点击后将电极放入样品液中没过电极孔，待屏幕上数值稳定后点击保存，得出测量结果。

步骤四：点击主界面“结果”按钮，根据测量时间找到样品测量结果，导出结果。

步骤五：使用蒸馏水冲洗使用后的电极、使用滤纸擦净，重复两到三次，玻璃电极放入装有缓冲液的管中，不需关机，系统会自动进入待机状态。