

电导率仪简易操作流程

步骤一：短按  键即可开机。

步骤二：按 菜单--电导率。

步骤三：按 校准设置--校准标准液--预设标 - ^{国际标准}
中国标准，根据需求选择组别 / 标准
准液-液。

步骤四：按 退出 键一直退回至主界面

步骤五：校准

将电极用去离子水冲洗并擦干，放入标准溶液中，按 CAL 键，画面上小数点闪动，等待仪表数值稳定（仪表状态由 A 变为 $\sqrt{A}$ ），按结束键，校准完成。

步骤六：电极检查

校准完成后，当前电极的电导常数（单位为/cm）出现在显示屏上，可以与电极证书（电极外包装盒中）上所提供的电极常数作对比，在误差范围内即认为校准合格。

步骤七：样品测量

将电导率电极放在样品溶液中，按 READ 键开始测量，画面上小数点闪动，当仪表状态由 A 变为 $\sqrt{A}$ 时显示屏自动锁定，此时数值为样品溶液电导率值。

步骤八：电极维护与保存

使用完成后，电导电极应清洗干净，干燥保存。